

המיקרוסקופ הראשון שלי – מדריך למשתמש

***המדריך מתורגם בדיוק לפי שלבי המדריך המצורף בשפה האנגלית

עמוד מספר 1 הערכה מכילה:

1 מיקרוסקופ

1 צלחת פטרי

1 טפטפת

1 מלקחיים

עמוד מספר 2 - התקנת הסוללות

הכנה: מברגה ידנית + 3 סוללות AAA (לא מצורפים לאריזה) עקבו אחרי האיור במדריך, יש לפתוח בעזרת המברגה הידנית את המכסה בחלק התחתון של המיקרוסקופ, הכניסו את הסוללות וסגרו את המכסה בחזרה, החזירו וחזקו את הבורג בעזרת המברגה הידנית.

עמודים מספר 3-4 כיצד להשתמש במיקרוסקופ

צפו באיור במדריך.

בשני צידי המיקרוסקופ ישנם שני כפתורים אדומים אשר יש לסובב אותם כדי ליצור פוקוס במיקרוסקופ. בנוסף בחלק התחתון באמצע ישנו כפתור אדום אשר ידליק ויכבה את מנורת ה-LED של המיקרוסקופ.

דוגמא לשימוש במיקרוסקופ עם נייר טישו/טואלט

1. פתחו את צלחת הפטרי ובעזרת המלקחיים הכניסו לדוגמא חתיכת נייר טישו/טואלט
2. הוסיפו מעט מים בעזרת הטפטפת מעל הנייר
3. הניחו את צלחת הפטרי מתחת למיקרוסקופ
4. הניחו את העיניים על גבי המיקרוסקופ וכוונו את הפוקוס בעזרת הכפתור האדום בצידו של המיקרוסקופ.
5. הדליקו את מנורת ה-LED וצפו בצלחת הפטרי בעזרת המיקרוסקופ.